


YMC-BioProイオン交換カラム ロット間再現性

YMC-BioPro SP-Fによるタンパク質分離の再現性

(S101213B)

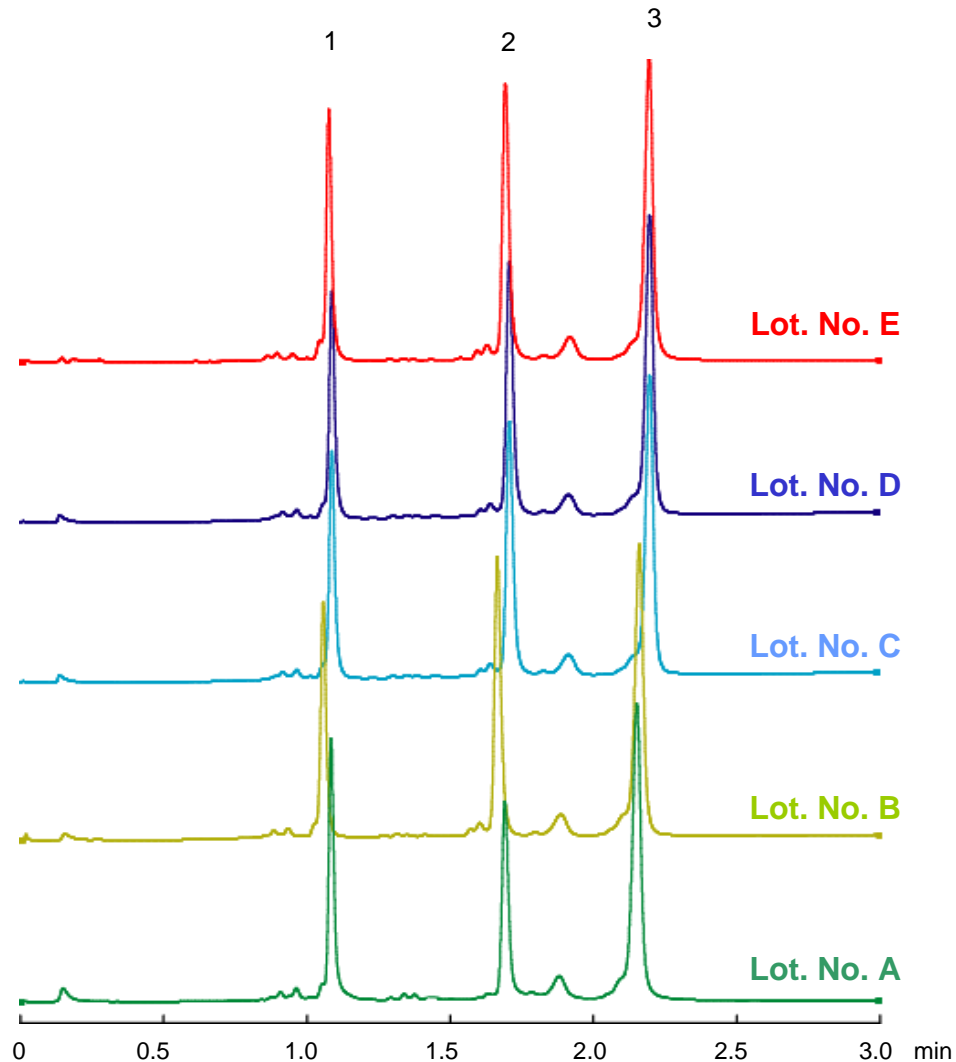

YMC-BioProイオン交換カラムは、担体のロット間の再現性にも優れているため、モノクローナル抗体などのバイオ医薬品の品質管理にも最適です。

1. Ribonuclease A
2. Cytochrome c
3. Lysozyme

Column	: YMC-BioPro SP-F 30 X 4.6 mm I.D.
Eluent	: A) 20 mM NaH ₂ PO ₄ -Na ₂ HPO ₄ (pH 6.8) B) 20 mM NaH ₂ PO ₄ -Na ₂ HPO ₄ (pH 6.8) containing 0.5 M NaCl 0-100%B (0-4 min)
Flow rate	: 1.5 mL/min
Temperature	: 25°C
Detection	: UV at 220 nm
Injection	: 20 µL