


必要なパーツ

- ①フェラル1/16インチ PTFE製・GF (YMC-P-0012)
- ②コネクタ (YMC-P-0006)
- ③PTFE製チューブ (YMC-P-0024/25/26/27)

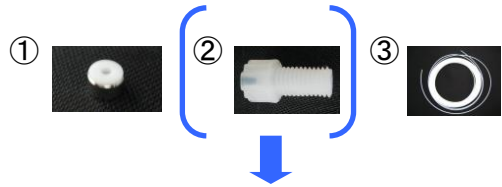

フェラルの取り付けはどのコネクタを使う場合でも手順は同じです。
写真はコネクタ1/16インチ樹脂製 (YMC-P-0006)を使用しています。

取り付け手順

I. PTFEチューブ(③)の先端をカッターで斜めに切断する。




II. コネクタ(②)にPTFEチューブ(③)を通す。

- I の切断部を右図のように通す。
- コネクタ(②)の向きに注意。




III. フェラル(①)にIIでコネクタ(②)を通したPTFEチューブ(③)の斜めカット部を通す。

- フェラル(①)の向きに注意。
- フェラル(①)の銀色の面が、コネクタ側に。
- フェラル(①)の白い面が、チューブの先端に。

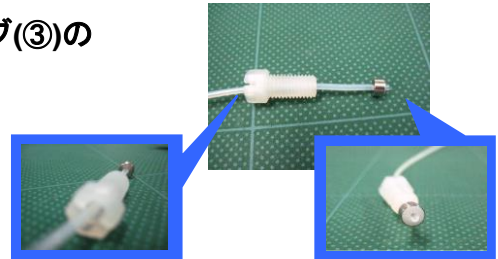

- ラジオペンチ等を用いPTFEチューブ(③)を引っ張る(A)。
- フェラル(①)は、必ず I での切断部分を通させ、通常の部分まで通す(B)。
- フェラル(①)を回転させる(フェラル(①)がはずれにくくなる)(C)。

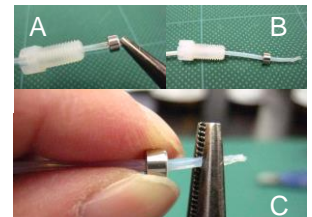

IV. フェラル(②)から出ている余剰なPTFEチューブ(③)を切断する。

- フェラル(②)の面に沿って切断。



V. 完成

